


የባክቴርያ ምግብ / Bacteria Food/ አካላዊን ጥናት ለማድረግ

የባክቴርያ ምግብ አዘገጃጀት (ኤም ላዩር ሳልፌት አዘገጃጀት)

<p>①</p>  <p>/M-Leary/ sulphate / ኤም ላዩር ሳልፌት ዱቄት በመውሰድ የባክቴርያ ምግብ ማዘጋጀት፤ ለባክቴርያ ምግብነት ያገለግላል :-</p>	<p>②</p>  <p>10 ማንኪያ ኤም ላዩር ሳልፌት ዱቄትን ብልቃጥ ውስጥ ይጨምሩ:-</p>	<p>③</p>  <p>የባትሪ ውሃ ወይም የስ ውሃ ማዘጋጀት ፤ ዱቄቱ እንዲሟሟ:: (በፍጹም የባንባ ውሃ አይጠቀም):-</p>	<p>④</p>  <p>የፈለ ውሃ ዱቄቱን በመበጠጠጥ ያዘጋጁ:-</p>	<p>⑤</p>  <p>የፈለውን ውሃ ዱቄት በያዘው ብልቃጥ ውስጥ እስከ 25ሚሊ.ሊትር ይጨምሩ:-</p>	<p>⑥</p>  <p>በደንብ እየነቀነቁ እስኪሞሃድ ድረስ መበጠጠን ይቀጥሉ:-</p>
<p>⑦</p>  <p>ክዳኑን ይከፈቱና የተሞሃደውን ውሃድ በፕላስቲክ መያዣ ዕቃ ውስጥ ይጨምሩ:-</p>	<p>⑧</p>  <p>ክዳኑን ላላ ያድርጉና ይዘገት ፤ በፍጹም ግን ክዳኑ ጥብቅ መሆን የለበትም:-</p>	<p>⑨</p>  <p>ውሃ በብረት ድስት ውስጥ ከጨመሩ በኋላ በውስጥ በላይ በወንፊቱ ይክደኑ በወንፊቱ ላይ ወሃድ ያዘኙውን ፕላስቲክ ያስቀምጡ:-</p>	<p>⑩</p>  <p>የብረት ድስቱ (ኩክንግ ፈርገር) ክዳኑን ይክደኑ እሳት ላይ በመጣድና ማሞቅ እስከ 15 ደቂቃ ሹሹሹ የሚል ድምፅ እስኪያሰማ ድረስ:-</p>	<p>⑪</p>  <p>እሳቱን በማጥፋትና መቀቱ እስኪቀንስ ድረስ በብረት ድስት አናት ያለውን ከፈት ዘጋ ማድረግና ሹቆ ሹቆ የሚል ድምፅ እስኪያደቅም:-</p>	<p>⑫</p>  <p>የተዘጋጀውን የባክቴሪያ ምግብ ፕላስቲክ በደንብ ከድነው በፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጡ:-</p>